

CLINILAN(臨床検査情報システム)サーバーの停止・起動手順

○サーバーの終了方法

(1)サーバーをシャットダウンする前に、ディスプレイの切り替えを行います。

<ラックマウント型サーバーの場合>

キーボードの「PrtSc」キー、またはラック内の切り替えスイッチを使用して画面を切り替えます。
「PrtSc」キーを使用する場合は、「PrtSc」キーを押すと切り替え画面が出ますので、「↑」「↓」キーでサーバーを選択し、「Enter」を押します。

<タワー型サーバーの場合>

サーバーごとにそれぞれキーボードで操作します。
ディスプレイ切り替え器がある場合は、ボタンで切り替えて操作します。

(2)下記表の順番で、サーバーをシャットダウンします。

<サーバーのシャットダウン方法>

Windows と同様に、画面左下の「スタート」→「シャットダウン」→「シャットダウン」^{*1}を選択し、「OK」をクリック

*1 : 「シャットダウン」画面に「説明」または「コメント」欄がある場合は、文字を入力してください
(例えば“1”など何でも良い)。何か文字を入力しないと、「OK」ボタンはクリックできません。

<サーバーシャットダウン手順>

ご施設によってサーバー名および構成は異なりますが、メインサーバーを最後にシャットダウンします。

| SEQ | 手順 | チェック | チェック |
|-----|-------------------------------------|------|------|
| ① | クライアントをすべてシャットダウンする。 | | |
| ② | CLANCOM(通信サーバー)をシャットダウンする。 | | |
| ③ | CLANAPSV2(アプリケーションサーバー2)をシャットダウンする。 | | |
| ④ | CLANAPSV1(アプリケーションサーバー1)をシャットダウンする。 | | |
| ⑤ | CLANWEBSV(WEB サーバー)をシャットダウンする。 | | |
| ⑥ | CLANEEL(EEL サーバー)をシャットダウンする。 | | |
| ⑦ | CLANLS2(サブサーバー)シャットダウンする。 | | |
| ⑧ | CLANLS1(メインサーバー)をシャットダウンする。 | | |
| ⑨ | 各 UPS の電源を OFF にする。 | | |

○サーバーの起動方法

上記の「サーバーシャットダウン手順」とは逆順に起動します(⑨UPS→①クライアント)。

※ サーバーにログインする際のユーザー名とパスワードはご施設ごとに設定されています。
ご不明な場合はシステム担当者にご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。